

Suma Med Neutral NC

Risciacquo neutralizzante per attrezzature di laboratorio

Descrizione

Suma Med Neutral NC è un prodotto per il risciacquo degli strumenti utilizzati nei laboratori di ricerca che sono stati precedentemente lavati con un detergente alcalino. L'obiettivo di Suma Med Neutral NC è neutralizzare il pH delle attrezzature di laboratorio dopo il lavaggio finale.

Caratteristiche principali

Suma Med Neutral NC è progettato per essere dosato automaticamente nell'acqua di risciacquo finale delle macchine per la disinfezione ad ultrasuoni e lavastrumenti di laboratorio. Contiene un acido organico delicato, che lo rende particolarmente adatto per l'uso su flaconi da coltura, vetreria di laboratorio, strumenti di ricerca e prodotti simili.

Benefici

- Senza tensioattivi, non lascia residui
- Efficace per la neutralizzazione di residui alcalini del detergente
- Rimuove i depositi di calcare

Modalità d'uso

Suma Med Neutral NC può essere dosato automaticamente nell'acqua di risciacquo finale delle lavaoggetti disinfettanti a ultrasuoni e a spruzzo, a una concentrazione di 0,2-2,0 g/L, utilizzando i sistemi di dosaggio automatico Diversey o le pompe integrate fornite dal costruttore della macchina.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: liquido limpido incolore

pH (tal quale): ≈ 1.50

Peso specifico (20°C): ≈ 1.17

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.solenis.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Se utilizzato secondo le condizioni d'uso raccomandate, Suma Med Neutral NC è idoneo all'utilizzo sulla maggior parte dei materiali comunemente impiegati nei laboratori ospedalieri.

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.26/05/2026 it-IT (K02016)

